

## 2way 吸引ケースの取り扱い説明



### ●使用方法(環境試料)

- 1 **D**の黒いつまみを回して透明の亚克力蓋をはずしてください。
- 2 本体の4ヶ所のフックを外して本体の蓋を外してください。蓋の裏から**A**のガス吸入口に吸引バックFを取り付け蓋を閉めてください。(接続には内径8mm外径11mmのシリコンチューブを5cmくらいにカットしたものが便利です。)
- 3 ポンプ(0.045~0.05MPaまで減圧できるポンプ)に接続した耐圧ホースを**B**のポンプ接続口に接続し、**A**のガス吸入口と**B**のポンプ接続口が閉められているのを確認し、ポンプを動作させて下さい。**B**のポンプ接続口を開き、内部を減圧し**C**の圧力計の針が0.045~0.05MPa(青いマークの範囲)のところで**B**のコックを閉じポンプを止めてください。  
(※ 内部を減圧しすぎると本体が破損することがあるので注： で注意してください。)
- 4 1~3で準備が完了です。  
採取ポイントに行ったら**A**のガス吸入口コックを開いてください。  
5~8秒で採取できます。**A**のガス吸入口コックを閉じて中のバッグを取り出しキャップをして採取完了です。

(※：吸引ボックスと同様の使い方をされる場合は、写真のポンプをご使用ください。)